

Tris缓冲盐粉剂(10×TBS)

产品简介

Tris缓冲盐溶液简称TBS,属于常规pH缓冲液,常用于清洗 Western Blot中蛋白印迹膜或配制封闭液,是常用分子生物学试剂。

Tris 缓冲盐粉剂(10×TBS)由Tris-HCl、氯化钠、防腐剂等组成,不含 Tween 20,用去离子水直接溶解,pH值在7.5~8.0之间。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS007W0	Storage
	1L	RT
Tris 缓冲盐粉剂(1×TBS)		
使用说明书	1份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、取1L包装的Tris缓冲盐粉剂(10×TBS),充分溶解于1000ml的去离子水,即为10×TBS,实际使用时应稀释至1×TBS。
- 3、加入0.05~0.1%Tween 20,即获得1×TBST进行下游实验。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期: 24个月。