

甘油明胶浮载剂

产品简介

乳酚油与乳酸酚棉蓝染色液相似，但不含棉蓝染料，主要由苯酚、乳酸、甘油等组成，可作为浮载剂或封固剂，制作半永久的标本，用于病原真菌整体封固。近年来甘油明胶液(甘油明胶浮载剂)越来越多替代乳酚油浮载剂，如果用封片剂封片，玻片样本可永久保存，尤其适用于真菌、线虫整体封固。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS087DZ0	Storage
	甘油明胶浮载剂	100ml
使用说明书	4℃	
	1 份	

自备材料

1、盖玻片、载玻片、显微镜

操作步骤(仅供参考)

(一)植物材料：

- 1、取要封固的植物材料，如藻、花粉粒、表皮撕片等。
- 2、滴加甘油明胶浮载剂于植物材料上，使材料接触尽量封片液，尽量避免气泡。

(二)其它样品：参考贴组织切片进行操作。

注意事项

- 1、封固之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12个月。常温运输，4℃保存。