

## 线粒体复合体III活性测定试剂盒说明书

(货号: ADS-F-X012 分光法 48 样)

### 一、产品简介:

线粒体复合体III (EC 1.10.2.2) 又称 CoQ-细胞色素 C 还原酶, 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞的线粒体中, 是线粒体呼吸电子传递链主路和支路的共有成分, 负责把还原型 CoQ 的氢传递给细胞色素 C 生成还原型细胞色素 C。

还原型细胞色素 C 在 550nm 有特征光吸收, 线粒体复合体III催化氧化型细胞色素 C 生成还原型细胞色素 C, 因此 550nm 光吸收增加速率能够反映线粒体复合体III酶活性。

### 二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	液体 60mL×1 瓶	4°C保存	
试剂二	液体 10mL×1 瓶	4°C保存	
试剂三	液体 1 支	-20°C保存	
试剂四	液体 2 瓶	4°C保存	
试剂五	粉剂 2 支	-20°C保存	用前把一支试剂五全部转移至一瓶试剂四中, 混匀溶解后备用。
试剂六	液体 1mL×2 支	-20°C保存	

### 三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、可调式移液器、低温台式离心机、研钵、冰和蒸馏水。

### 四、线粒体复合体III活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

#### 1、线粒体制备 (提示: 整个线粒体的提取过程须保持 4°C低温环境):

- ① 称取约 0.2g 组织或收集 500 万细菌/细胞, 加入 1mL 试剂一, 用冰浴匀浆器或研钵匀浆, 转移至离心管后于 4°C×700g 离心 10min (若漂浮有脂肪, 可用枪头去除)。
- ② 弃沉淀, 上清液移至另一离心管中, 4°C×12000g 离心 10min。沉淀即为提取的线粒体, 用作第④步操作。
- ③ (选做) 上步得到的上清液即为胞浆提取物, 可作为样本用于测定从线粒体泄漏的线粒体呼吸链复合体III, 用于判断线粒体提取效果。
- ④ 在沉淀 (线粒体) 中加入 200μL 试剂二和 2μL 试剂三, 超声波破碎 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10 秒, 重复 30 次), 液体置于冰上用于线粒体复合体III酶活性测定。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量 (g): 提取液体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例进行提取, 或按照细菌/细胞数量 ( $10^4$ ): 提取液 (mL) 为 500~1000: 1 的比例进行提取。

#### 2、上机检测:

- ① 可见分光光度计预热 30min 以上, 调节波长至 550nm, 蒸馏水调零。
- ② 若待测上清液比较浑浊 (蛋白浓度比较高), 可先对样本进行梯度稀释或按照下方加样表梯度减少样本加样量 (试剂六相应增加) 进行预测定实验。
- ③ 将试剂五和六置于 37°C (哺乳动物) 或 25°C (其它物种) 于恒温振荡培养箱或水浴锅中孵育 15min; 在 1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm) 中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管
样本	80
试剂五	600
试剂六	40
混匀，于 550nm 处读取 A1，置于 37°C (哺乳动物) 或 25°C (其它物种)，5min 后读取 A2， $\Delta A=A2-A1$ 。	

【注】若 $\Delta A$  的值在零附近徘徊，可以增加样本加样体积 V1 (如 120μL，试剂五相应减少)，或延长反应时间 T (如增至 10min 或更长)，则改变后的 V1 和 T 需代入计算公式重新计算。

## 五、结果计算：

### 1、按样本蛋白浓度计算：

定义：每毫克组织蛋白每分钟催化产生 1nmol 还原型细胞色素 C 定义为一个酶活力单位。

复合体III活力(nmol/min/mg prot)=[ $\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9$ ] ÷ (V1 × Cpr) ÷ T = 82.42 ×  $\Delta A \div Cpr$

### 2、按样本鲜重计算：

定义：每克组织每分钟催化产生 1nmol 还原型细胞色素 C 定义为一个酶活力单位。

复合体III活力(nmol/min/g 鲜重)=[ $\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9$ ] ÷ (W × V1 ÷ V) ÷ T = 82.42 ×  $\Delta A \div W$

### 3、按细菌/细胞密度计算：

定义：每 1 万个细菌/细胞每分钟催化产生 1nmol 还原型细胞色素 C 定义为一个酶活力单位。

复合体III活力(nmol/min/10<sup>4</sup> cell)=[ $\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9$ ] ÷ (500 × V1 ÷ V) ÷ T = 0.165 ×  $\Delta A$

$\epsilon$ ---还原型细胞色素 C 摩尔消光系数， $21.84 \times 10^3$  L/mol/cm；d---光径，1cm；

V--- 加入提取液体积，0.202 mL；

V1--- 加入样本体积，0.08mL；

V2---反应体系总体积， $7.2 \times 10^{-4}$  L；

T---反应时间，5min；

W---样本质量，g；

500--细胞或细菌总数，500 万；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。